

Windows 7/8/10


Устанавливаем программу Цифровой микроскоп с диска.

Далее необходимо установить драйвер для микроскопа.

Для установки драйвера на сначала необходимо отключить проверку подписи драйверов.

Windows 7

1. Необходимо произвести запуск командой строки от имени администратора
2. Вводим команду ***bcdedit.exe /set nointegritychecks ON*** как указано на скриншоте

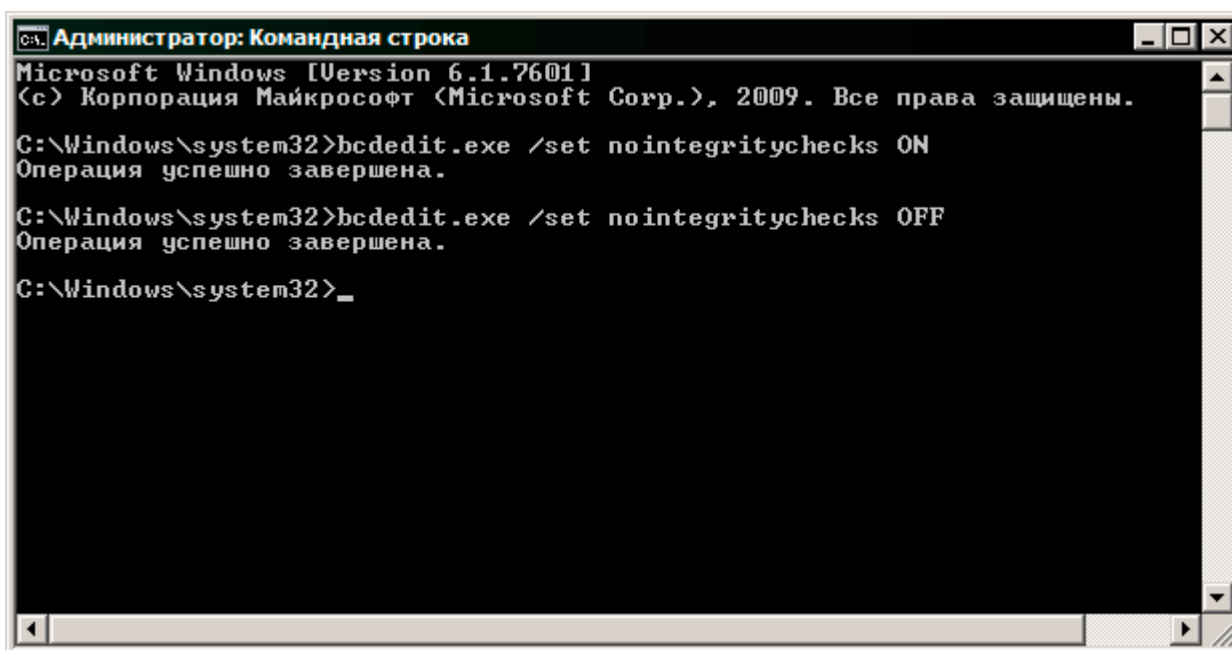

```
Администратор: Командная строка
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corp.), 2009. Все права защищены.

C:\Windows\system32>bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
Операция успешно завершена.

C:\Windows\system32>bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF
Операция успешно завершена.

C:\Windows\system32>_
```


3. Перезагружаем компьютер
4. Переходим к установке драйвера
5. После установки необходимо включить проверку драйверов командой ***bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF***

Windows 8/10

Отключение проверки подписи драйвера с помощью параметров загрузки

Первый способ, отключающий проверку цифровой подписи единойжды, при перезагрузке системы и до следующей перезагрузки — использование параметров загрузки Windows 10.


1. Для того, чтобы воспользоваться способом, зайдите в «Параметры» — «Обновление и безопасность» — «Восстановление». Затем, в разделе «Особые варианты загрузки» нажмите «Перезагрузить

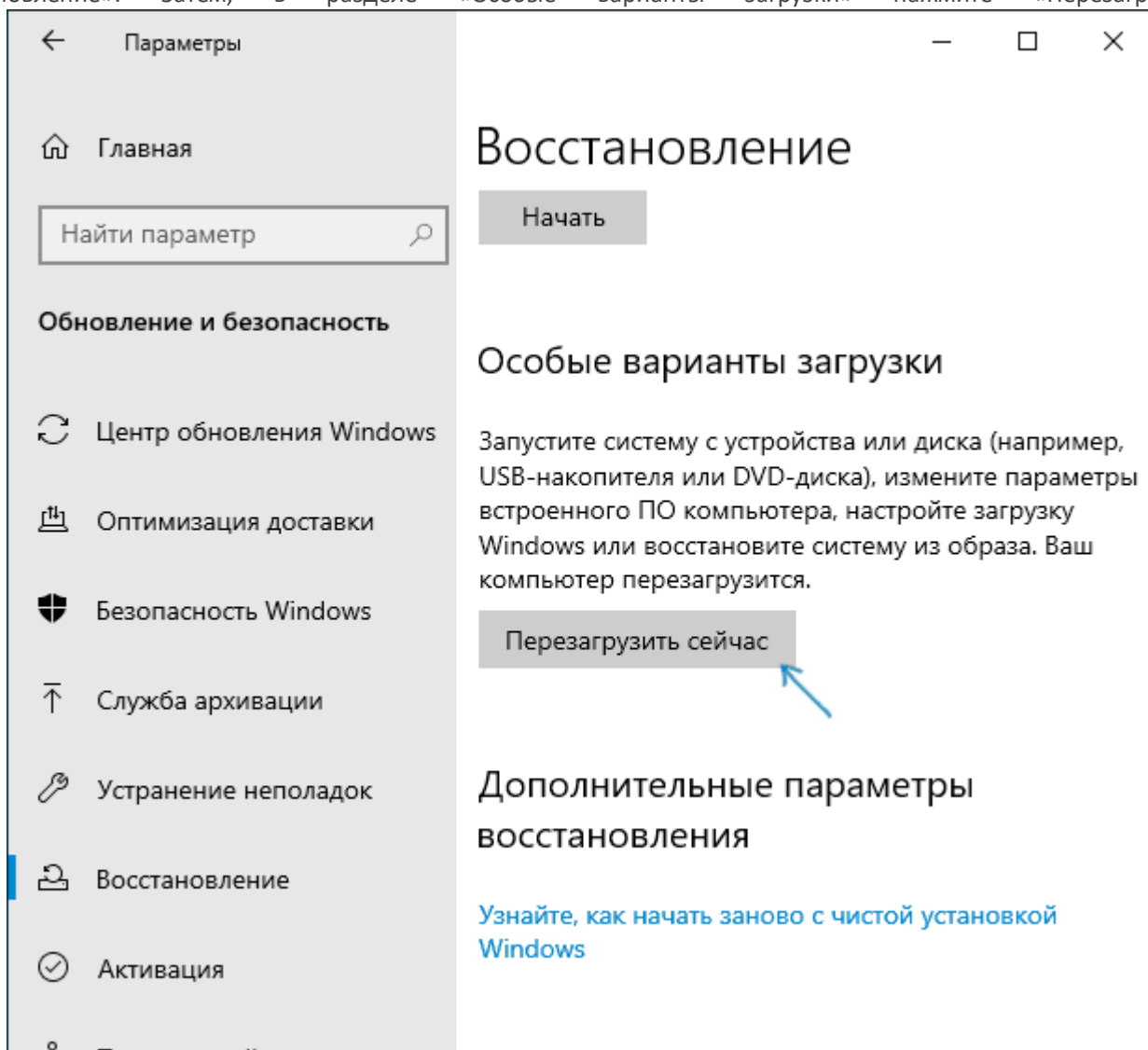

сейчас».

2. После перезагрузки, пройдите по следующему пути: «Поиск и устранение неисправностей» (или «Диагностика») — «Дополнительные параметры» — «Параметры загрузки» и нажмите кнопку

«Перезагрузить».

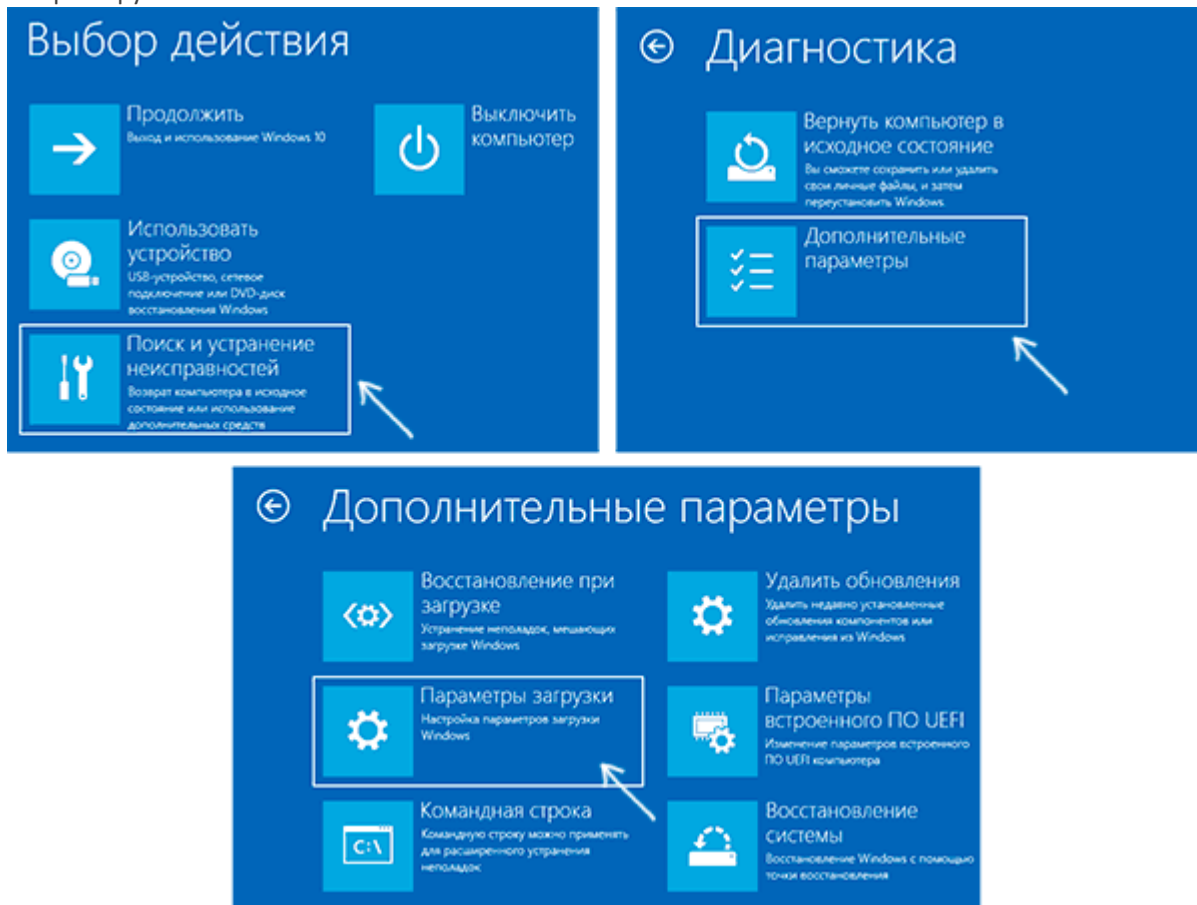

3. После перезагрузки появится меню выборов параметров, которые будут использоваться в этот раз в.

Параметры загрузки

Для выбора из следующих параметров нажмите соответствующую клавишу:

Используйте клавиши с цифрами или F1–F9.

- 1) Включить отладку
- 2) Включить ведение журнала загрузки
- 3) Включить видеорежим с низким разрешением
- 4) Включить безопасный режим
- 5) Включить безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов
- 6) Включить безопасный режим с поддержкой командной строки
- 7) Отключить обязательную проверку подписи драйверов
- 8) Отключить ранний запуск антивирусной защиты
- 9) Отключить автоматический перезапуск после сбоя

Нажмите клавишу F10 для доступа к дополнительным параметрам


Нажмите клавишу ВВОД для возврата в операционную систему

4. Для того, чтобы отключить проверку цифровой подписи драйверов, выберите соответствующий пункт, нажав клавишу 7 или F7 (или Fn+F7 на некоторых ноутбуках).


Готово, после перезагрузки Windows 10 запустится с отключенной проверкой подписи драйверов и вы сможете установить свой драйвер без цифровой подписи.

Установка драйвера


1. После загрузки системы, нужно зайти в диспетчер устройств.
Для этого открываем пуск или поиск и ищем диспетчер устройств

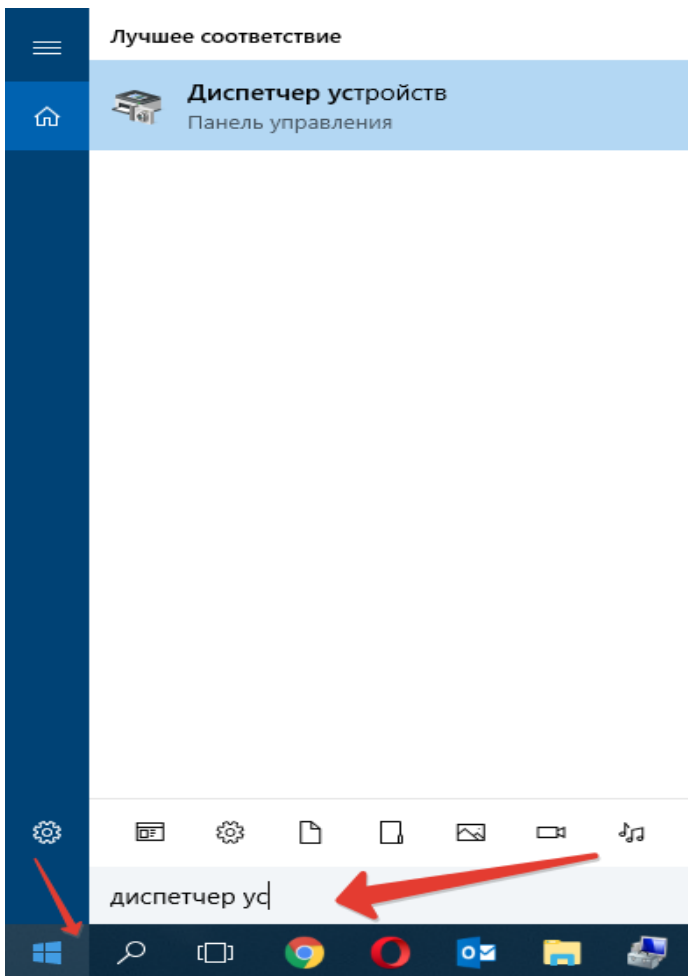


2. Подключаем микроскоп к компьютеру
3. В диспетчере устройств появляется новое устройство PC Camera, нажимаем правой кнопкой мыши и выбираем обновить драйвер

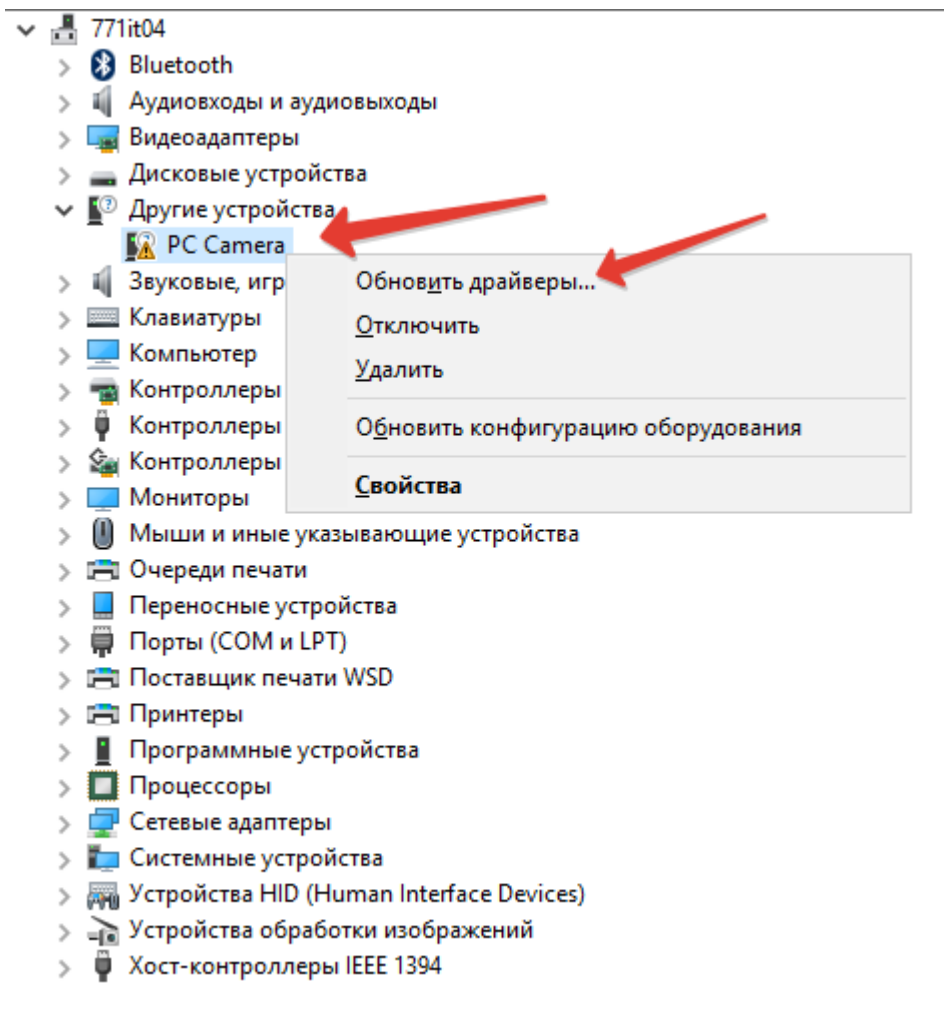


4. Выбираем выполнить поиск драйверов на этом компьютере

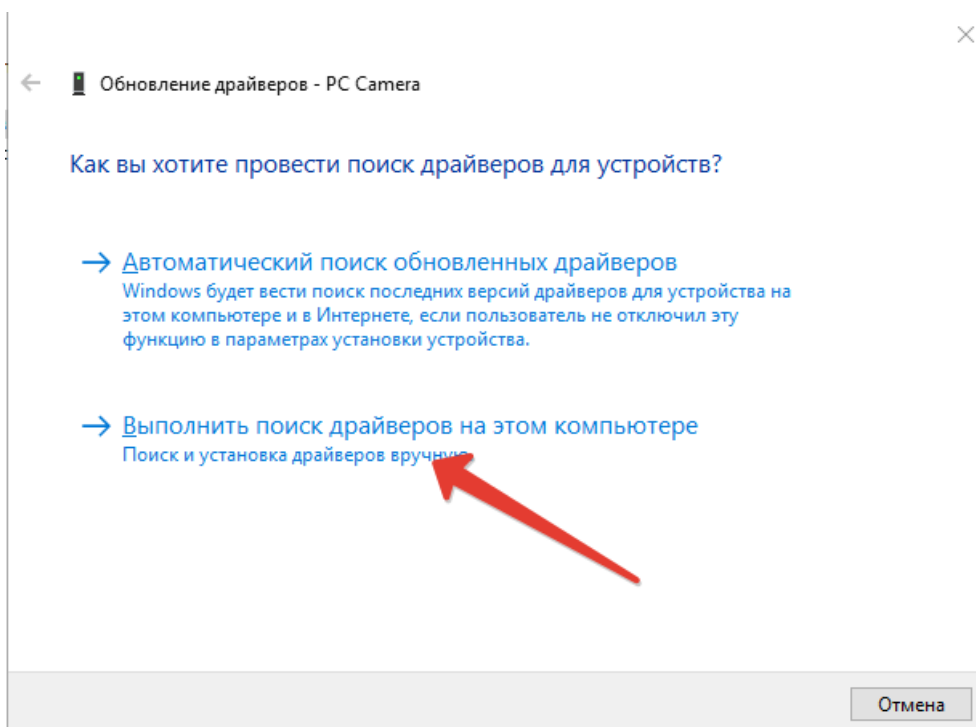

5. Нажимаем Обзор и выбираем диск из комплекта

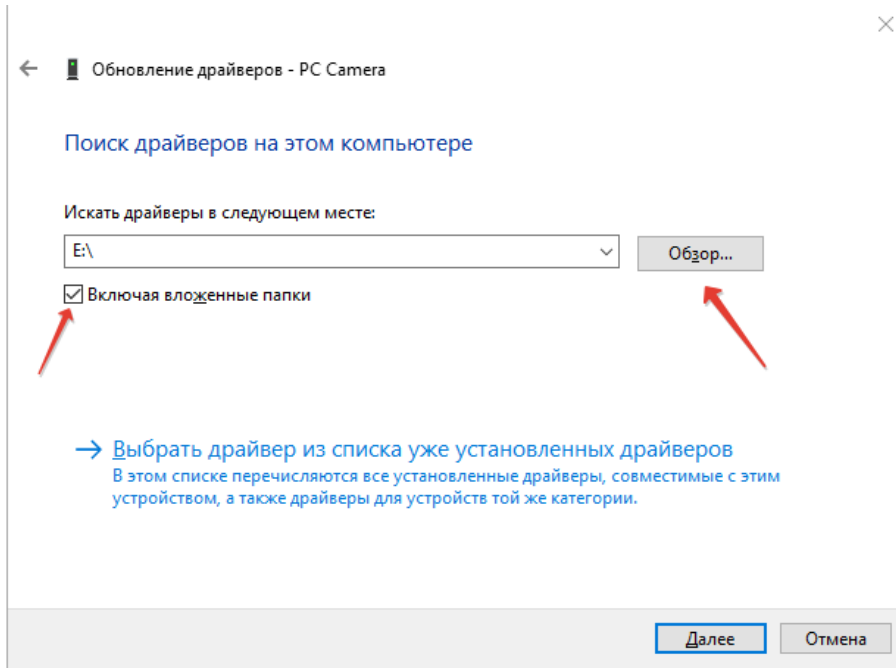

6. Далее откроется уведомление, что не удалось проверить издателя драйверов, нажимаем Все равно установить этот драйвер

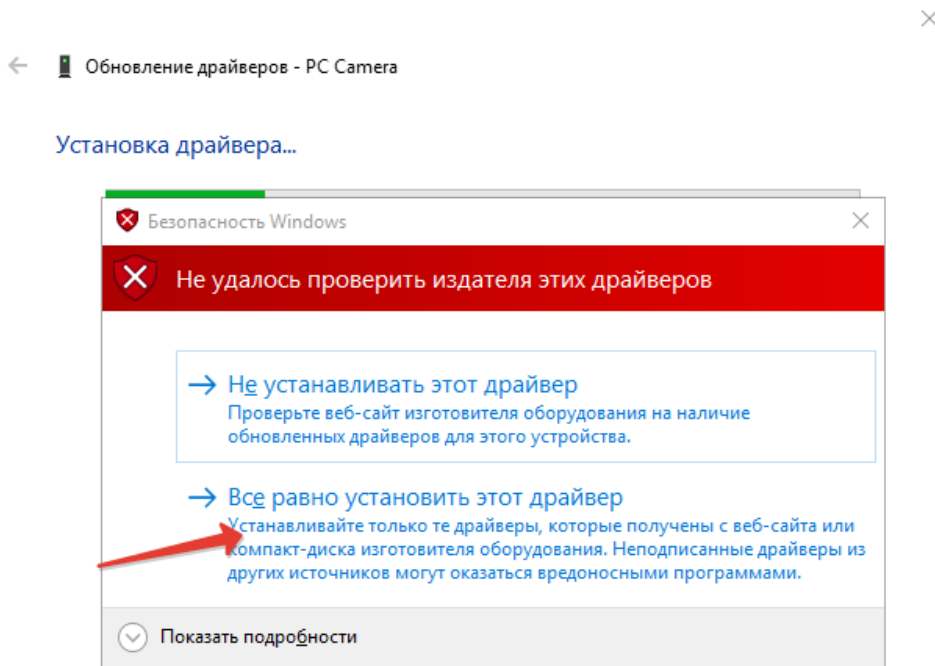

7. Установка успешно завершена. Можно открывать программу цифровой микроскоп и пользоваться.